

## Agitateur secoueur à plateau CE, Modèle SOC-40348018

Réf. **SOC-40348018**



### Agitateur secoueur à plateau CE, Modèle SOC-40348018

La vitesse de l'agitation secoueur à plateau CE, Modèle SOC-40348018 est mesurée à l'aide d'un dispositif optoélectronique et réglée électroniquement. Le dispositif de logement du plateau est entraîné par un mécanisme excentrique dont l'amplitude est de 3 mm (de pointe à pointe). Les mouvements rotatifs de l'arbre moteur excentrique sont transmis au dispositif de logement par des roulements à bille robustes.

Quatre éléments de liaisons tubulaires évitent que le dispositif de logement ne tourne. Contrairement aux suspensions à un point traditionnelles, ces éléments de liaison en silicone s'adaptent de façon symétrique par rapport au centre de la rotation. Un mouvement uniforme, horizontal et circulaire en résulte à chaque point du dispositif de logement.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Un commutateur permet de sélectionner les différentes fonctions: «0» = hors service, «I» = fonctionnement continu et «II» = minuterie.

La minuterie est réglable de 1 à 60 minutes.

Le plateau est revêtu d'un tapis caoutchouté antidérapant, sur lequel des petits récipients sont maintenus en toute sécurité. Pour nettoyer le tapis, utiliser de l'eau et du détergent.

### Spécificités techniques :

Tension du réseau	230 Volt, 50 hertz, 40 watt
Câble	env. 1,5 m avec fiche
Dimension totale	env. 150 x 160 x 103 mm
Dimensions du plateau	env. 200 x 400 mm
Poids total	env. 4,7 kg (appareil 4060 g, plateau 650 g)
Moteur	Moteur à condensateur
Fréquence d'agitation	de 100 à 1100 tr/min



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration