

Centrifugeur de paillasse, 6 x 50 ml, EBA21
Réf. HET-EBA21



Caractéristiques du centrifugeur de paillasse ,6 x 50 ml, EBA21 :

- Jusqu'à 12 tubes 15 ml Falcon®
- Jusqu'à 12 tubes à hémolyse
- Rotor pour 24 ou 30 micro-tubes 1,5 / 2,0 ml



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- rotors angulaires et étoiles libres pour :
- micro-tubes tubes à hémolyse 5 à 7 ml
- tubes 10, 15, 25 ou 50 ml
- tubes capillaires
- Simplicité et sécurité du centrifugeur de paillasse
- Le nouveau micro-centrifugeur EBA21 est équipé d'un panneau de commande avec affichage digital dont l'utilisation est particulièrement simple. Le panneau de commande permet de programmer 3 programmes différents en fonction du temps et de la vitesse de centrifugation. Après avoir effectué la programmation, la touche START démarre le rotor. Les paramètres effectifs (vitesse réelle, décompte du temps et température effective) sont alors visualisés sur l'affichage.
- La sécurité du centrifugeur de paillasse est assurée par un dispositif électromagnétique permettant le verrouillage automatique du couvercle pendant la phase de rotation et par un système anti-balourd. L'appareil ne peut fonctionner avec le couvercle ouvert.
- Fonctions IMPULS du centrifugeur de paillasse
- La touche IMPULS permet de faire fonctionner le centrifugeur de paillasse pendant un temps très court. La centrifugation est suivie à la seconde près et contrôlée par une minuterie digitale intégrée. L'appareil ne fonctionne que pendant l'enfoncement de la touche, dès que celle-ci est relâchée, le rotor est freiné jusqu'à l'arrêt.
- Reconnaissance automatique du rotor



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- 9 courbes de freinage et d'accélération
- boîtier particulièrement robuste en acier laqué, cuve intérieure en acier inoxydable lisse
- conforme aux normes internationales de sécurité en 55011 ISM, EN 50082 et DIN 58970
- moteur sans collecteur: pas d'entretien
- alimentation: 230 V - 50 Hz
- dimensions (l x p x h) / poids : 280 x 326 x 263 mm / 11,5 kg
- Accessoires optionnels du centrifugeur de paillasse
 - Rotor 24 tubes à hématocrite
 - Rotor angulaire 12 micro-tubes
 - Rotor angulaire 24 micro-tubes
 - Rotor angulaire pour tube 30 ml
 - Rotor angulaire 12 x 15 ml
 - Rotor angulaire 12 x 5 / 7 ml



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration