

FICHE PRODUIT

Applicateur d'échantillon SES pour IATROSCAN

Référence : SOC-SES3202

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques

- dépôts précis et reproductibles entre 0.02 µl et 10 µl
- livré avec une seringue calibrée à 2 µl ; précision sur le volume : 0.5%
- module de contrôle permettant de choisir : le mode de dépôt : linéaire ou intermittent (évite la diffusion) ; la vitesse de dépôt en linéaire ; le mode rinçage
- tablette pour support CHROMARODS réglable en X Y
- Alimentation : 220V / 50 Hz
- Dimension : 250 x 250 x 350mm (LxPxH)
 - La quantité d'échantillon déposée sur le Chromarod S4 est contrôlée numériquement par un moteur pas à pas actionnant une seringue de précision.
 - Précision et indexation automatique de la seringue à la position d'application de l'échantillon suivant.
 - Distribution automatique de l'échantillon lorsque chaque position indexée est atteinte.
 - Contrôle automatique de 2 cycles de lavage en pressant le bouton "Wash-Button"
 - Sélection précise de la quantité d'échantillon en pré-sélectionnant la course du piston de seringue.
 - Un mouvement d'aller retour initial du piston à vitesse constante contrôlée empêche la

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

formation de bulles de gaz dans les éluants volatiles.

L'AUTOSPOTTER peut appliquer l'échantillon en aliquotes successifs permettant ainsi l'évaporation du solvant avant de distribuer la partie aliquote de l'échantillon suivant. Ce procédé évite la diffusion du spot de l'échantillon et empêche la détérioration de la résolution. De cette façon, on peut déposer de grandes quantités de l'échantillon afin d'améliorer la sensibilité des analyses.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/11460-applicateur-d-echantillon-ses.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com